

TEKNISET OMINAISUUDET


- Liikkuvat ja suodattimilla varustetut suihkupäät
- Käyttö- ja jätevesiputket samassa runkoprofiilissa
- Yksinkertainen ja kompakti rakenne, pinta pulverimaalattu tai ruostumaton
- Laaja valikoima versioita asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita varten
- Helppo ja kätevä asentaa

KÄYTTÖ

- Jos henkilö on altistunut vaarallisille aineille (kuten hapot, hiukkaset, radioaktiiviset aineet), silmät, kasvot tai kehon altistuneet osat huuhdellaan avaamalla hätäsuihkun venttiili.
- Jos useat henkilöt voivat altistua samanaikaisesti, suosittelemme asentamaan useampia suihkuja.


HUOLTO

- Pese yksikkö lämpimällä vedellä ja saippualla ja anna kuivua käytön jälkeen.
- Kalkkisaostumien ja tukosten estämiseksi suihku tulee aktivoida viikoittain.
- Suojaa suihku ulkokäytössä sääolosuhteilta ja suoralta auringonpaisteelta.

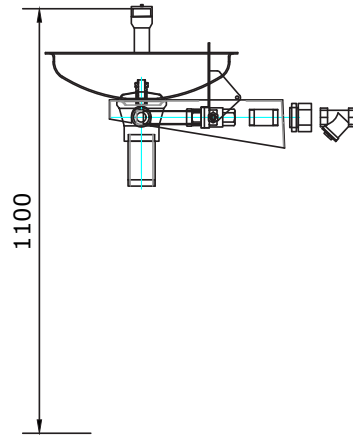

Hätäsuihkun käyttöohje

SEINÄASENNETTAVA SILMÄSUIHKU, KÄSIVIVULLA
RUOSTUMATON TERÄS (15011100/50-483110)
SINKITTY JA MAALATTU (15011600/50-483080)

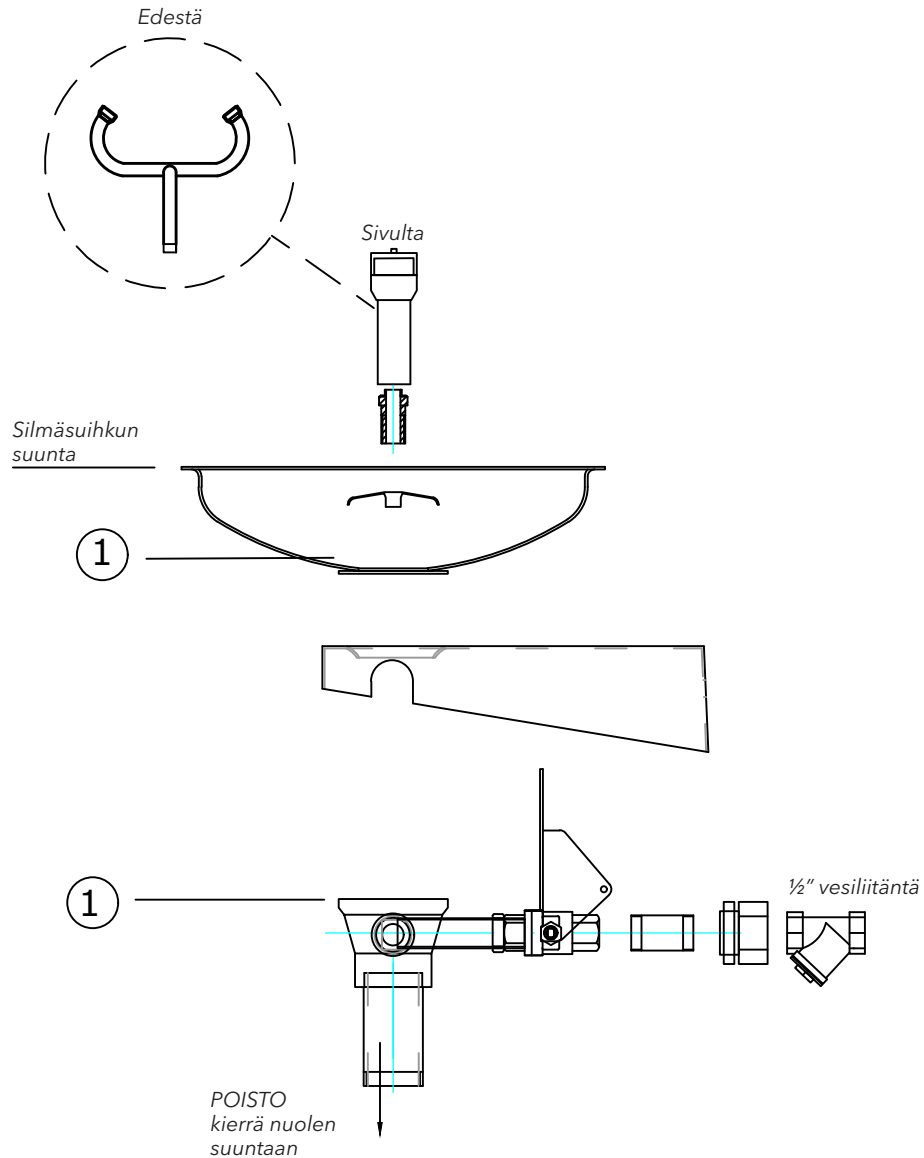

KOKOAMISOHJEET:

1. Silmäsuihkun allas kierretään kiinni alaosaan (nro 1-1).
2. Suuttimet kiinnitetään kiertämällä altaan keskelle ja liitetään. Suihkusuuttimien on oltava hartialinjan suuntaiset, kun henkilö katsoo suihkua edestäpäin.
3. Liitokset on tiivistettävä teflon-kierreteipillä.
4. Valmiiksi koottu silmäsuihku kiinnitetään seinään kiinnityslaipan kolmesta reiästä. Kiinnittämiseen tulee käyttää teräksisiä M10-pultteja.
5. Silmäsuihku voidaan liittää suoraan vesijohtoon 1/2" liitäntän avulla.
6. Jäteveden poistoaukko (Ø 42 *G11) liitetään viemäriin.
7. Suihkun venttiilit tulee aktivoida viikoittain toimivuuden, veden riittävyyden ja järjestelmän toimintavalmiuden varmistamiseksi.

HUOMIO!

Hätäsuihkun luo on päästävä helposti, sen on oltava tavoitettavissa **10** sekunnissa. Suihkun ja vaarakohdan välinen etäisyys saa olla enintään **30** metriä.