

TEKNISET OMINAISUUDET


- Liikkuvat ja suodattimilla varustetut suihkupäät.
- Käyttö- ja jätevesiputket samassa runkoprofilissa.
- Yksinkertainen ja kompakti rakenne, pinta pulverimaalattu tai ruostumaton.
- Laaja valikoima versioita asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita varten.
- Helppo ja kätevä asentaa.

KÄYTTÖ

- Jos henkilö on altistunut vaarallisille aineille (kuten hapot, hiukkaset, radioaktiiviset aineet), silmät, kasvot tai kehon altistuneet osat huuhdellaan avaamalla hätäsuihkun venttiili.
- Jos useat henkilöt voivat altistua samanaikaisesti, suosittelemme asentamaan useampia suihkuja.

HUOLTO

- Pese yksikkö lämpimällä vedellä ja saippualla ja anna kuivua käytön jälkeen.
- Kalkkisaostumien ja tukosten estämiseksi suihku tulee aktivoida viikoittain.
- Suojaa suihku ulkokäytössä sääolosuhteilta ja suoralta auringonpaisteelta.

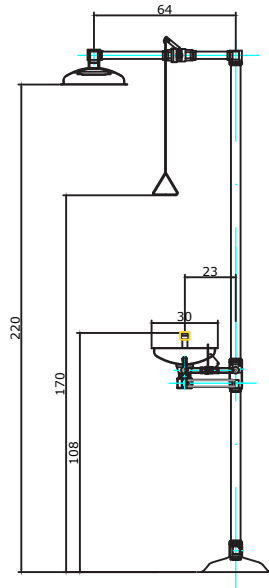

Hätäsuihkun käyttöohje

YHDISTELMÄSUIHKU, SILMÄSUIHKU KÄSIVIVULLA, HÄTÄSUIHKU VETOKAHDALLA
RUOSTUMATON TERÄS (15031000)
SINKITTY JA MAALATTU (15031500/50-483090)



- ## HUOMIO!

Hätäsuihkun luo on päästävä helposti, sen on oltava tavoitettavissa **10** sekunnissa. Suihkun ja vaarakohdan välinen etäisyys saa olla enintään **30** metriä.

Staattinen koestuspaine: 7 bar
Min. käyttöpain: 1,4 bar
Maks. käyttöpain: 2,8 bar