

TEKNISET OMINAISUUDET


- Liikkuvat ja suodattimilla varustetut suihkupäät.
- Käyttö- ja jätevesiputket samassa runkoprofiilissa.
- Yksinkertainen ja kompakti rakenne, pinta pulverimaalattu tai ruostumaton.
- Laaja valikoima versioita asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita varten.
- Helppo ja kätevä asentaa.

KÄYTTÖ

- Jos henkilö on altistunut vaarallisille aineille (kuten hapot, hiukkaset, radioaktiiviset aineet), silmät, kasvot tai kehon altistuneet osat huuhdellaan avaamalla hätäsuihkun venttiili.
- Jos useat henkilöt voivat altistua samanaikaisesti, suosittelemme asentamaan useampia suihkuja.


HUOLTO

- Pese yksikkö lämpimällä vedellä ja saippualla ja anna kuivua käytön jälkeen.
- Kalkkisaostumien ja tukosten estämiseksi suihku tulee aktivoida viikoittain.
- Suojaa suihku ulkokäytössä sääolosuhteilta ja suoralta auringonpaisteelta.

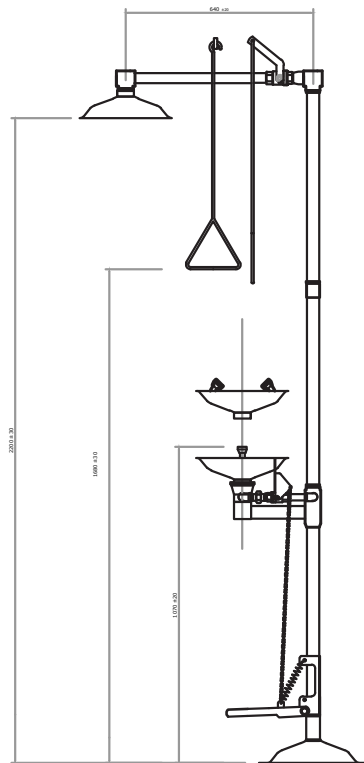

Hätäsuihkun käyttöohje

YHDISTELMÄSUIHKU, SILMÄSUIHKU JALKAPOLKIMELLA, HÄTÄSUIHKU VETOKAHVALLA
RUOSTUMATON TERÄS (15032000/50-483150)
SINKITTY JA MAALATTU (15032500/50-483100)

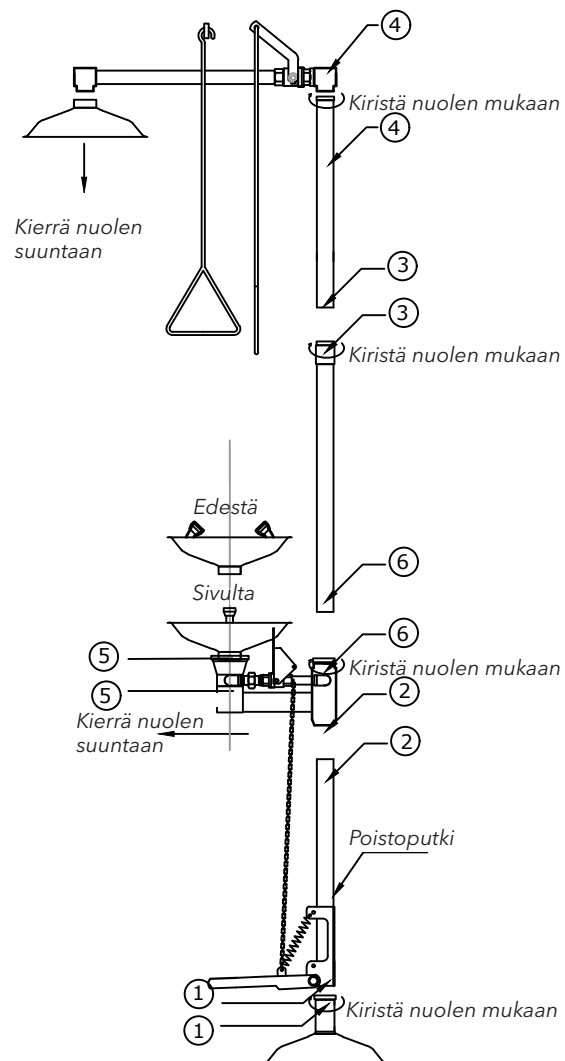

KOKOAMISOHJEET:

1. Suihkun jalan kiinnike kierretään kiinni putken alaosaan (kohta 1) ja kiristetään, kunnes silmäsuihkun putki ja poistoputki ovat suorassa linjassa.
2. Liitä putki ja silmäsuihku (2-2) yhteen kiertämällä.
3. Kiinnitä putket kohdissa 3-3 ja 6-6 yhteen kiertämällä siten, että yläputki (1" putki) on samassa linjassa silmäsuihkun putken kanssa.
4. Kiristä suihkupää kohdassa 4-4 siten, että se osoittaa suoraan alaspäin (samalla puolella kuin silmäsuihku). Kiinnitä vetokahva 1" venttiiliin vipuun.
5. Kiinnitä silmäsuihku kiertämällä (5-5). Kiinnitä kaksoissuihkusuuatin kiertämällä silmäsuihkun altaan keskelle. Suihkusuuttimien on oltava käyttäjän hartialinjan suuntaiset.
6. Liitä jalkapoljin silmäsuihkun venttiiliin tangon avulla.
7. Putkiliitokset on tiivistettävä teflon-kierreteipillä.
8. Valmiiksi koottu suihku kiinnitetään tukevaan ja suoraan paikkaan jalan kiinnitysosan neljän reiän kautta. suositellaan M10-teräspultteja.
9. Suihku voidaan liittää suoraan vesijohtoon 1" liitännän avulla.
10. Liitä Ø 42 * G 11 poistoaukko viemäriin.
11. Tarkasta silmäsuihkun ja hätäsuihkun venttiilit viikoittain. Aktivoi suihkut säännöllisesti niiden pitämiseksi toimintakunnossa.
12. Putkiliitoksiin ei tule tiivisteitä.

HUOMIO!

Hätäsuihkun luo on päästävä helposti, sen on oltava tavoitettavissa **10** sekunnissa. Suihkun ja vaarakohdan välinen etäisyys saa olla enintään **30** metriä.

Staattinen koestuspaine: 7 bar
Min. käyttöpaine: 1,4 bar
Maks. käyttöpaine: 2,8 bar