

Laboratuvar

NEVO SERİSİ

Şişe Üstü Dispenser



HASSAS, GÜVENLİ VE KOLAY DAĞITIM

DragLab NEVO Serisi Şişe Üstü Dispenser, reaktiflerin doğrudan laboratuvar şişelerinden hassas, güvenli ve verimli şekilde dağıtılması için tasarlanmıştır. **0,5 mL ile 100 mL** arasındaki dağıtım aralıklarını kapsayan beş ayarlanabilir hacimli model ile NEVO Serisi, çok çeşitli rutin laboratuvar uygulamaları için esnek sıvı aktarım çözümleri sunar. Kolay kullanım için tasarlanan dispenser; ayarlanabilir hacim ayarı, yumuşak piston hareketi, kimyasallara dayanıklı sıvıyla temas eden malzemeler ve farklı şişelere uyarlanabilen bağlantıları bir araya getirir. Teleskopik tüpü farklı şişe boyutlarına uyum sağlarken, otoklavlanabilir tasarımı pratik laboratuvar hijyeni ve sterilizasyon gereksinimlerini destekler.

Laboratuvar Uygulamaları için Hassas Sıvı Transferi



DragLab NEVO Serisi, reaktiflerin doğrudan laboratuvar şişelerinden kontrollü şekilde dağıtılması için pratik bir çözüm sunar. Ayarlanabilir hacim tasarımı, kullanıcının her modelin çalışma aralığı içerisinde gerekli dağıtım hacmini seçmesine olanak tanıyarak verimli ve tekrarlanabilir sıvı aktarım iş akışlarını destekler. Dispenser, kontrollü kullanım için yumuşak piston mekanizmasına sahiptir ve **PTFE, FEP, borosilikat cam ve polimer** gibi sıvıyla temas eden malzemeler kullanır. Bu malzemeler yaygın laboratuvar reaktiflerine karşı dayanıklılık sağlayarak rutin laboratuvar ortamlarında güvenilir çalışmayı destekler. Şişe adaptörleri, yaygın olarak kullanılan laboratuvar reaktif şişelerinin boyunlarına uyacak şekilde tasarlanırken, teleskopik tüp farklı şişe boyutlarına uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir. NEVO Serisi gerektiğinde **121 °C**'de otoklavlanabilir ve **ISO 8655** standardına göre kalibre edilir. **0,5–5 mL ile 10–100 mL** arasındaki beş hacim aralığıyla NEVO Serisi, laboratuvar sıvı aktarımı ve reaktif dağıtımı uygulamaları için esnek bir seçenek sunar.

Uygulamalar:

- Reaktif hazırlama ve dağıtımı.
- Laboratuvar sıvılarının aktarımı ve dozlanması.
- Numune ve çözelti hazırlama.
- İlaç laboratuvarı iş akışları.
- Kimyasal ve reaktiflerin kullanımı.
- Biyoteknoloji laboratuvarı iş akışları.
- Araştırma ve analitik laboratuvar prosedürleri

Kalite ve Uzmanlık



DragLab, kalite ve mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığımızı yansıtan **ISO 9001:2015** sertifikasına sahiptir. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ederek her aşamanın verimli ve etkili olmasını sağlıyoruz. Sürekli geliştirme ve yenilik yoluyla sektör standartlarını karşılamaya ve aşmaya çalışıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini önceliklendirerek titiz kalite güvence protokollerini sürdürmemizi sağlar. Bu bağlılık, DragLab tarafından üretilen laboratuvar cihazlarının sürekli olarak en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını güvence altına alır.

DragLab laboratuvar cihazları, müşterilerimizin en zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak özenle tasarlanır ve üretilir. Mükemmellik ve yeniliğe olan bağlılığımız, günlük kullanım deneyimleri ve sürekli teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi teşvik eder. **“Kalite ve Uzmanlık”** yalnızca etkileyici ürün tasarımları oluşturmak anlamına gelmez; aynı zamanda yüksek hazırlık düzeyini ve müşteri odaklı hizmeti temel hedefimiz olarak önceliklendiren şirket politikamızı yansıtır. Bu yaklaşım, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun olan ve CE işareti taşıyan tüm DragLab ürünlerini kapsamaktadır.



DragLab NEVO Serisi Şişe Üstü Dispenser, reaktiflerin doğrudan laboratuvar şişelerinden hassas, güvenli ve verimli şekilde dağıtılmasını sağlar. **0,5 ile 100 mL** arasındaki hacimleri kapsayan beş ayarlanabilir hacimli model ile rutin laboratuvar uygulamalarında esnek sıvı aktarımı sunar. Yumuşak piston hareketi, kimyasallara dayanıklı sıvıyla temas eden malzemeler, ayarlanabilir şişe bağlantıları ve teleskopik tüp, kolay ve güvenilir kullanımı desteklerken otoklavlanabilir tasarımı etkili laboratuvar hijyenini destekler.



Özellikler:

Güvenilir Dağıtım

Reaktiflerin doğrudan laboratuvar şişelerinden hassas şekilde dağıtılması.

Ayarlanabilir Hacim

Her modelin dağıtım aralığı içerisinde kolay ve pratik hacim ayarı.

Geniş Hacim Seçeneği

Beş model, farklı laboratuvar sıvı aktarım gereksinimleri için 0,5 mL ile 100 mL arasındaki dağıtım aralıklarını kapsar.

Kimyasal Dayanım

Sıvıyla temas eden parçalar PTFE, FEP, borosilikat cam ve polimer malzemelerden üretilmiştir ve yaygın laboratuvar reaktiflerine karşı dayanıklılık sağlar.

Yumuşak Piston Hareketi

Kontrollü ve konforlu dağıtımı destekler.

Şişe Adaptörleri

Yaygın olarak kullanılan laboratuvar reaktif şişelerinin boyunlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Teleskopik Tüp

Farklı laboratuvar şişesi boyutlarına uyum sağlamak üzere kolayca ayarlanabilir.

Otoklavlanabilir Tasarım

Gerektiğinde 121 °C'de sterilizasyona uygundur.

ISO 8655 Kalibrasyonu

Güvenilir hacimsel performansı desteklemek üzere ISO 8655 standardına göre kalibre edilmiştir.

Garanti:

Dünya genelinde 2 yıl garanti.

Teknik Özellikler::

Ürüne Genel Bakış	
Ürün	DragLab NEVO Series Şişe Üstü Dispenser
Hacim Aralığı	0.5–5 mL / 1–10 mL / 2.5–30 mL / 5–60 mL / 10–100 mL
Hacim Ayarı	Her modelin dağıtım aralığı içerisinde kolay ve pratik hacim ayarı.
Malzemeler	PTFE, FEP, borosilikat cam, polimer
Piston	PTFE
Otoklavlanabilirlik	121 °C
Şişe Uyumluluğu	Yaygın olarak kullanılan laboratuvar reaktif şişesi boyunları
Çalışma Sıcaklığı	0–40 °C
Tüp	Teleskopik
Kalibrasyon	
Kalibrasyon	Tüm NEVO Serisi Şişe Üstü Dispenserler, DIN EN ISO 8655 prosedürlerine göre test edilir ve sertifikalandırılır.
Laboratuvar İçi Kalibrasyon	Demontaj gerektirmeden hızlı yeniden kalibrasyon imkânı sunar. Rutin yeniden kalibrasyon aralıkları kullanıma bağlıdır.
Kalibrasyon Sertifikası	ISO 17025 akreditasyonlu laboratuvar
Güvenlik ve Uygunluk	
Standartlar	DIN EN ISO 8655, ISO 17025
Sertifikasyon	CE
Kalite Yönetimi	ISO 9001:2015
Çevre Yönetimi	ISO 14001
Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Reaktif tepsisi, kalibrasyon aparatı, raf askısı ve numune uçları.

Sipariş bilgileri:

Açıklama	Model	Ürün numarası
Şişe Üstü Dispenser, 0,5–5 mL	DP 405	7400005
Şişe Üstü Dispenser, 1–10 mL	DP 410	7400010
Şişe Üstü Dispenser, 2,5–30 mL	DP 430	7400030
Şişe Üstü Dispenser, 5–60 mL	DP 460	7400060
Şişe Üstü Dispenser, 10–100 mL	DP 490	7400090