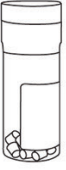

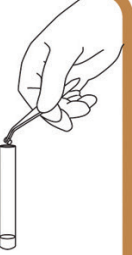


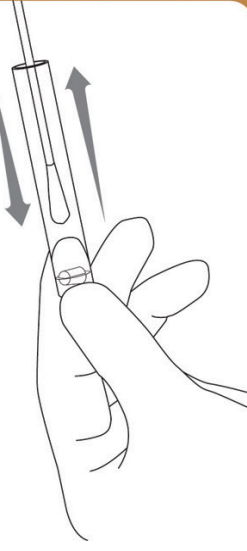
LYFO DISK®


SCHÉMA DES INSTRUCTIONS


- 


Retirer, sans l'ouvrir, le flacon de LYFO DISK® du stockage à 2 °C-8 °C et laisser le flacon fermé s'équilibrer à température ambiante.
- 


Dans des conditions d'asepsie, sortir (1) pastille du flacon à l'aide d'une pince stérile. Ne pas retirer le déshydratant.
- 

Placer la pastille dans 0,5 ml de liquide stérile (eau, sérum physiologique, bouillon trypticase-soja ou bouillon cœur-cervelle). Refermer IMMÉDIATEMENT le flacon avec le bouchon et le capuchon, et le remettre au stockage entre 2 °C et 8 °C.
- 

Écraser la pastille avec un écouvillon stérile jusqu'à ce que la suspension ait une apparence homogène. Saturer IMMÉDIATEMENT et abondamment le même écouvillon avec le matériel hydraté et le transférer sur un milieu gélosé.
- 

Ensemencer le(s) support(s) de la principale culture en roulant doucement l'écouvillon sur un tiers du support.
- 

Répartir pour faciliter l'isolation des colonies en utilisant une anse stérile.
- 

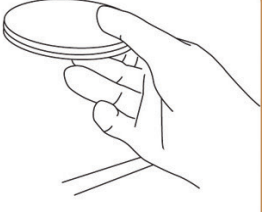En utilisant une méthode appropriée d'élimination du matériel à risque biologique, jeter le reste du matériel hydraté.
- 

Incuber IMMÉDIATEMENT le milieu ensemencé à la température et aux conditions adaptées au micro-organisme.

 **Microbiologics®**

A safer, healthier world.